

Fiche méthode

FICHE MÉTHODE POUR LA RÉALISATION D'UNE PRÉPARATION MICROSCOPIQUE

<i>Pour réaliser une préparation microscopique, je dois...</i>	<i>Pour cela, je dois...</i>
1. Déposer l'objet à observer sur la lame (document 1)	<ul style="list-style-type: none">➤ M'assurer que la lame est propre et sèche.➤ Déposer, à l'aide d'un pinceau ou d'une pince fine ou d'un autre outil l'objet au centre de la lame.
2. Noyer l'objet dans de l'eau (document 1)	<ul style="list-style-type: none">➤ Déposer une goutte d'eau sur l'objet à observer.
3. Recouvrir la préparation d'une lamelle (document 2)	<ul style="list-style-type: none">➤ Recouvrir délicatement l'objet d'une lamelle de verre carrée en appliquant un de ses cotés au bord de la préparation et en laissant doucement retomber la lamelle pour éviter d'emprisonner des bulles d'air.
4. M'assurer que la préparation est bien sèche	<ul style="list-style-type: none">➤ Assécher les bords de la préparation à l'aide d'un papier absorbant.

